

亲和硅烷（Bind-Silane）说明书

货号： B8150

规格： 25ml

保存： 室温保存，一年有效。

使用方法：

制备聚丙烯酰胺凝胶时，玻璃板可以先用 1M 的 NaOH 浸泡一段时间，再用洗涤剂清洗一遍，用水洗掉洗涤剂，再用去离子水冲洗干净，最后用乙醇擦拭玻璃板。

1) 长玻璃板的处理

每次铺胶前均需用亲和硅烷对长玻璃板进行处理。

1、用镜头纸蘸取少量亲和硅烷溶液（1ml 左右，视玻璃板大小而定），涂在长玻璃板上，自上而下涂一次，从左至右涂一次，要将整块玻璃板都涂满，涂匀。

2、静置 10 分钟后，用干净的镜头纸轻轻擦拭玻璃板以除去多余的亲和硅烷。

2) 短玻璃板的处理

每次铺胶前均需用剥离硅烷对短玻璃板进行硅化处理。

1、处理短玻璃板前必需更换手套，以防手套上的亲和硅烷污染短玻璃板，使短玻璃板也粘胶。

2、用镜头纸蘸取适量剥离硅烷溶液（1.5ml 左右，视玻璃板大小而定），涂在短玻璃板上，自上而下涂一次，从左至右涂一次，要将整块玻璃板都涂满，涂匀。

3、静置 10 分钟后，用干净的镜头纸轻轻擦拭玻璃板以除去多余的剥离硅烷。

注意事项：

若需重复使用长玻璃板，可用 1M 的 NaOH 浸泡过夜，然后用大量清水冲洗。

相关产品：

R8070 剥离硅烷

A1010 30% Acr/Bis (29:1)

P1200 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

P1305 考马斯亮蓝染色液 (染色液+脱色液)

S1051 4×SDS-PAGE 分离胶缓冲液 (PH=8.8)

S1052 4×SDS-PAGE 浓缩胶缓冲液 (PH=6.8)