

10×电泳转移缓冲液

货号: D1060

规格: 500mL

保存: 室温保存, 有效期 1 年。

产品简介:

Solarbio 开发生产的 10×电泳转移缓冲液是用于蛋白印迹实验 (Western blotting) 中湿法以及半干法电泳转膜的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成, 为 10×浓缩液, 不含 SDS 和甲醇, 便于储存、操作简便。

组份浓度: 250mM Tris, 1.92M Glycine

使用说明:

本产品为 10×浓缩液, 临用前按下述步骤稀释:

1. 取 100mL 的 10×电泳转移缓冲液, 加入 200mL 无水甲醇混匀。
2. 加入蒸馏水或去离子水, 定容至 1L, 混匀后即可使用。
3. 新配制的 1×电泳转移缓冲液工作液室温可保存两周左右。
4. 本产品不含 SDS, 蛋白分子量较大或者疏水性较强时, 为增加转膜效果, 可适当添加少量 SDS (参考工作浓度为 0.025-0.1%)。

注意事项:

1. 本产品为高倍浓缩液, 环境温度较低时可能会有结晶析出, 可加热助溶, 待溶解完全后再行稀释使用; 密封保存, 防止污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴手套操作。

相关产品:

- A1010 30% Acr/Bis (29:1)
P1300 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒
P1015 4×蛋白上样缓冲液 (含 DTT)
T1070 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液
P1305 考马斯亮蓝染色套装 (染色液+脱色液)
PR1600 预染低分子量蛋白 Marker

