

5%BSA 封闭液说明书

货号：SW3015

规格：10ml/100 ml/500ml

保存：-20℃保存，一年有效。

产品简介：

5%BSA 封闭液(Blocking Buffer)适用于 Western Blotting、ELISA 以及免疫组化实验中非特异性蛋白结合位点的封闭。封闭后，可以减小后续的一抗或二抗等和载体的非特异性结合，降低背景，增强信噪比，以达到理想的显色效果。

使用方法：

本产品为即用型，无需稀释。封闭步骤中加入足够量的 BSA 封闭液充分覆盖载体表面，振荡封闭，封闭时间依据实验而定，一般室温封闭半小时至 1 小时，然后进行抗体孵育等后续操作。

注意事项：

通常在室温封闭 60 分钟即可。对于一些背景非常高的抗体，可以 4℃封闭过夜。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

P1015 4×蛋白上样缓冲液 (含 DTT)

PE0010ECL Plus 荧光检测试剂(ECL 超敏发光液)

PR1800Western blotting 蛋白 MARKER

SW3010 Western Blot 膜再生液

T1080 20×TBS